

# MyPure96 plus全自动核酸提取仪快速操作规程

## (192提取医检所版)

### 设置流程

在“流程库”界面选择或“编辑”界面编辑需要运行的流程

### 打开舱门

握住左右把手向两侧打开舱门（如图二），根据流程设定来放置孔板（试剂盒）

### 孔板放置

放置孔板时须注意其方向(通常A1位置为左前位置)

以192双提取为例：

\*样品板放到板位1、2      \*洗液2放到板位5、6      \*洗液板放到板位7、8

96单提取：

\*样品板放到板位1      \*洗液2放到板位5      \*洗液板放到板位7

### 磁套放置

磁套放置在洗液2板上

### 关闭舱门

握住仪器左右舱门把手，向中间关闭仪器舱门（如图五）

### 开始运行


在“流程库”界面点击选择要运行的流程，  
在“运行”界面点击“开始”按钮，仪器会自动进行处理直至完成

示意图




运行	流程库	编辑	总项		
程序: 220301-155648	名称: 双提取192	速度	设置		
96 1-8	孔板	64	容量		
		25-100	1-8 2-8 9-8		
1	Extract 1_2	720	3	300	6
3	Extract 1_2	600	4	30	5
5	Extract 1_2	600	4	30	5
7	Extract 1_2	60	4	150	5
5	Extract 1_2	600	1	0	5


图一

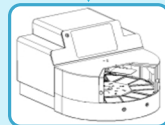


图二

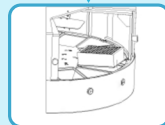

图三

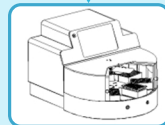

图四

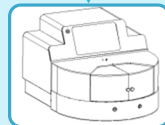

图五



图六

注意事项：放置孔板和磁套时，按下转盘左转（顺时针）按钮“⌚”或转盘右转（逆时针）按钮“⌚”，直至需要的板位或孔板转至最外侧便于放置孔板或磁套。

**Surbiopure**<sup>®</sup>

售后服务热线：020-84783894