


赛百纯 Surbiopure-10 样品管开盖仪

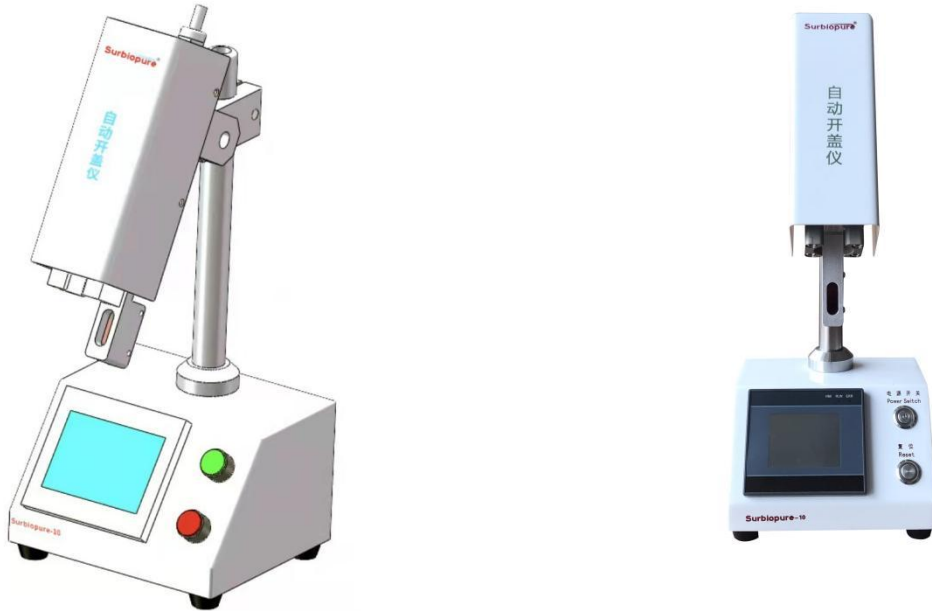

一、概述

赛百纯 Surbiopure-10 样品管开盖仪又名自动开盖仪，机箱采用 SUS304 不锈钢，外表喷塑结构，外观优美，设计精良，采用精密的伺服电机控制张合和旋转。同时采用工业运算控制器及彩色触摸屏组成可靠的控制系统，过程稳定可靠。

- 可适配市面上几乎所有新冠病毒保存管，感应触发自动完成开关盖操作；
- 也可用于其它规格螺口管，通过更换夹紧装置可适配 1-50 毫升螺口管；
- 实验人员单手持管即可快速完成开关盖操作，开关盖动作合计仅需 3 秒；
- 开关指令均由传感器触发启动，10 分钟完成 96 个标本开关盖及加液操作。

二、使用前注意事项

检查电源：使用电压 220V(±5%)，频率 50Hz/60Hz 的交流电源供电；

为确保电源接线可靠，注意必须有良好可靠的接地。

三、使用参数

名称	样品管开盖仪（自动开盖仪）
型号	Surbiopure-10
适用范围	螺口病毒保存管 (直径 10-28mm)
主机尺寸 (长×宽×高)	18*15*38(cm)
功率	120W
重量	4.6kg

四、一般操作说明

使用方法

- (1) 机器放入指定的工作位置后，请尽量保持整机水平放置；
- (2) 机械调整完毕后，接通 220V、50/60HZ 电源；
- (3) 当上述几步均准备好后，将（电源开关）按下，即打开电源。
- (4) 开机后触摸屏幕显示，进入界面后，会出现图 1 的画面。相应选择语言进入主界面

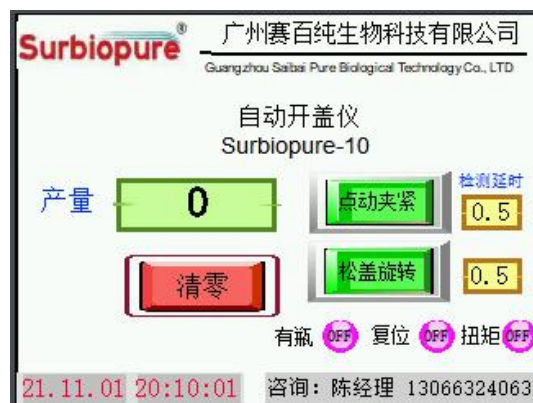


图 1

- 1.产量：显示开盖的数量
- 2.“清零”按钮，点击后产量会自动清零
- 3.“点击夹紧”按钮，单独测试夹盖的动作。再点击一次松开夹盖动作
- 4.“松盖旋转”按钮，单独测试盖子旋转和松盖的动作。

- 5.“检测延时” 分别设置人手拿瓶盖伸进去夹爪的延时的动作松盖感应和旋盖感应的的时间
- 6.“有瓶”指示灯：方便监控人手检测的远近。 可以根据操作习惯调节距离。
- 7.“复位”指示灯：方便监控复位按钮按下后，是否有信号输入。
- 8.“扭矩”指示灯，方便监控扭矩达到后，是否有输入信号。

五、 一般故障分析与排除

异常现象	检查要点	处理内容
显示屏不亮	电源线是否接好	检查线路是否正常
	触摸屏是否损坏	厂家支持
松盖夹盖动作过快	检测传感器是否设置过大距离	小十字螺丝刀逆时针调整传感器零密度
	延时时间是否过短	设置时间长点
旋盖夹动作过快	检测传感器是否设置过大距离	小十字螺丝刀逆时针调整传感器零密度
	延时时间是否过短	设置时间长点

六、 保修须知

(一)为了感谢广大客户对本公司的支持与信任，确保用户利益,凡购买本公司产品在保修期内属于质量问题的，全免费保修一年。终身服务，保修期过后，(只收取材料费)。

(二) 凡属下列情况不属保修范围。

- 1、违反《使用说明书》操作引起的故障；
- 2、不属于质量问题；
- 3、超过规定的保修期限；
- 4、未经厂方许可擅自拆机器造成的损坏。

服务热线：13066324063